

Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница	1200	600	22	1
2	Боковая стенка в сборе	550	815	30	2
3	Задняя стенка	1052	662	8	1
4	Прогон СП11	1040			3
5	Фурнитура				комплект
6	Паспорт изделия				1

ФУРНИТУРА

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Опора регулируемая	4
2	Уголок крепления столешницы	10
3	Саморезы 4x19	20
4	Ключ шестигранный 4мм	1
5		


ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21
Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Стол СЛК-Л-04

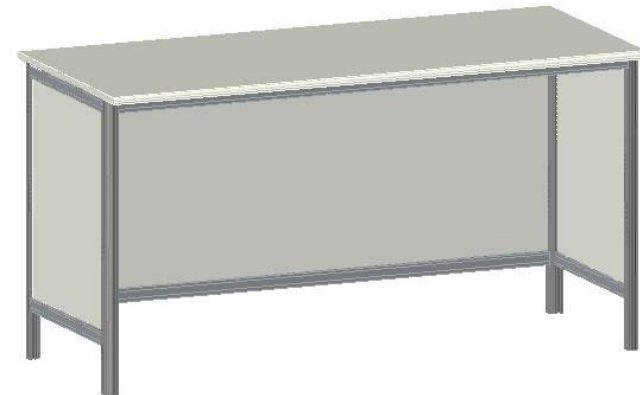

Назначение изделия:

Стол СЛК-Л-04 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:

Ширина - 1200

Глубина - 600 Высота -

850 Масса, кг - не

более 23

Стол лабораторный:

Стол – прямой без тумбы для работы сидя.

Каркас стола – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнитель каркаса – ЛДСП 8мм светло-серого цвета.

Столешница – ЛДСП 22мм облицованная кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Регулируемые опоры для ножек.

Поставляется в разобранном виде.

Нагрузка на столешницу не более 75 кг.

Размеры упаковки, мм:

1220x850x65

Вес, кг - 24,2

Характеристики для транспортировки:

Объем упаковки, м. куб. – 0,067

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1

Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений.

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.